

WE 'R' STRONG



NEW

電磁式ふるい振とう機 AS450コントロール

- 三次元効果の分級
- 乾式と湿式両方に
- 広い測定範囲 25 μm ~ 125 mm
- ふるい径400 / 450 mm ϕ 、高さ940mmまで
- 最大荷重 20 kgまで
- 短時間で効率的なふるい分け
- 電磁石を利用した駆動方式
- デジタルで条件設定、振とう幅もコントロール
- 独立した操作盤。離れた場所から快適に制御。
- 分級評価ソフトウェアEasySieve® 使用可能

www.retsch.jp/as450

Retsch®

Solutions in Milling & Sieving

a VERDER company

450mm ϕ のふるいで三次元運動できるのは、レッチェのAS450だけです。

優れたふるい分け能力

www.retsch.co.jp

電磁式ふるい振とう機 AS450コントロール

仕様	AS 450
用途	分級, ふるい分け
対象試料	粉体, ハルク材, 懸濁液
測定範囲*	20 μ m ~ 125 mm
最大投入量	20 kg
最大分級数**	11 / 14
最大ふるい重量	50 kg
振とう条件設定	
振とう幅	デジタル, 0.2 - 2.2 mm
時間表示	デジタル, 1 - 99 分
断続運転	10 - 99 秒
振とう条件登録数	9件
湿式分級	可
シリアルインターフェース	有
分級方式	電磁式
テクニカルデータ	
対応試験ふるい外径	400 mm / 450 mm
ふるい架数(受器含む)	高さ 940 mm まで
W x H x D	714 x 435 x 629 mm
本体重量	約 220 kg

*試料と使用する試験ふるいの目開きにより異なります。

**試験ふるいの高さによります。

電磁式ふるい振とう機 AS 450	商品コード
電磁式ふるい振とう機 AS 450 (対応試験ふるい ϕ 400/450 mm) (クランプユニット、試験ふるい、試料受け器は別売り)	
AS 450 単相 230 V, 50/60 Hz共用	30.026.0001
他の電源仕様については応相談	
AS 450用クランプユニット	
クランプユニットHタイプセット ネジ式 試験ふるい400/450mm ϕ に対応	32.662.0015
クランプユニットIタイプセット クランプ式 試験ふるい400/450mm ϕ に対応	32.662.0016
湿式クランプユニット ネジ式 試験ふるい400/450mm ϕ に対応	32.662.0017
湿式クランプユニット クランプ式 試験ふるい400/450mm ϕ に対応	32.662.0018

受け器、ふるい補助材他のアクセサリは弊社HPをご覧ください。



高負荷にも耐えられる、三次元運動のふるい振とう機

レッチェのふるい振とう機AS450は400mm ϕ と450mm ϕ の試験ふるいを三次元の動きで振とうさせるふるい振とう機です。乾式と湿式どちらでもご使用いただけます。電磁石の駆動力によって振幅が2.2mmまで可能なので、従来の同等機種に比べて、きわめて効率的にふるい分けができます。再現性にも大変優れています。荷重にかかわらず、実際の振幅が設定値になるように制御されます。三次元の投擲運動を行うため、試料がふるいの網目全体を移行しながらふるい分けします。AS450の優れた点は、抜群の耐荷能力、静かな駆動音と短時間での精密なふるい分けです。

使い勝手の点でもAS450は最新のラボの要求に対応しています。分級条件(振とう幅、時間、インターバル)がデジタルで設定・表示できます。分級条件は9件まで登録可能なので、ルーティンの作業が楽になります。

注) 予告なく仕様の一部を変更することがあります。



安全に関するご注意:
ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

株式会社レッチェ

www.retsch.co.jp

Retsch[®]

a VERDER company

〒160-0022

東京都新宿区新宿5-8-8

Tel: 03(5367)2651 Fax: 03(5367)2652 E-mail: info@retsch.co.jp

大阪: 〒550-0013

大阪市西区新町4-19-3 東洋ビル1F

Tel: 06(6534)0621 Fax: 06(6534)0622